



PMA/Ionomycin Mixture (250×)

I. 产品信息

目录号: CS1001	规格: 100µl
保存: ≤ -20℃避光	效期: 一年
成份: PMA (12.5 µg/ml)、Ionomycin (0.25 mg/ml), 溶于乙醇	

II. 背景简介

PMA/Ionomycin Mixture (250×)是佛波酯(Phorbol 12-Myristate 13-Acetate, PMA)和离子霉素(ionomycin)的混合物。PMA 和 ionomycin 处理足以诱导很多类型的细胞活化, 分泌细胞因子。该混合物可用于刺激体外培养细胞产生细胞因子, 随后用免疫学方法进行检测。还可以与蛋白转运抑制剂(BFA/Monensin Mixture (250×) (目录号 CS1002)联合使用, 使诱导的细胞因子滞留在胞内。使用时, 终浓度稀释至 1×, 即每 250µl 细胞培养基中加入 1µl PMA/Ionomycin Mixture (250×)。

III. 报道的应用

PMA/Ionomycin Mixture (250×)可用于流式分析、ELISA 和细胞培养等实验。

IV. 验证的应用

PMA/Ionomycin Mixture (250×)处理小鼠脾细胞 5 - 18 小时, 同时加入蛋白转运抑制剂(BFA/Monensin Mixture (250×) (目录号 CS1002)), 随后进行胞内染色, 流式分析 IFN-γ 表达。

V. 注意事项

1. 请在使用本产品前仔细阅读说明书。本产品仅用于科研, 不可用于诊断。
2. 为了您的安全和健康, 请穿戴实验防护服、手套、口罩等必要的防护装备。
3. 本产品为乙醇溶剂, 低温保存仍为液体, 不会产生反复冻融。使用完毕后须立即密封、低温放置, 防止挥发。
4. 更多相关产品敬请关注联科生物网站或来电咨询。

VI. 部分相关产品

货号	产品名称	规格
CS0001	Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA)	100 µl
CS0002	Ionomycin Calcium	50 µl
CS0003	Brefeldin A (BFA)	60 µl
CS0004	Monensin	100 µl
CS0005	CONCANAVALIN A (Con A)	1 mg
CS0006	Lipopolysaccharides (LPS)	0.5 mg
CS0007	Phytohemagglutinin (PHA-P)	1 mg
CS1002	BFA/Monensin Mixture (250×)	100 µl
CS1003	PMA/Ionomycin/BFA/Monensin Mixture (250×)	100 µl
GAS001	FIX & PERM MEDIUM A	50 T
GAS003	FIX&PERM Kit	50 T
GAS005	FIX&PERM Kit	100 T
GAS006	FIX&PERM Kit	200 T
GAS008	FIX&PERM Kit	1000 T
F0001	多聚甲醛溶液, 4%	100 ml
MTT001	MTT Cell Proliferation Assay Kit	100 T
MTT002	MTT Cell Proliferation Assay Kit	200 T
MTT005	MTT Cell Proliferation Assay Kit	500 T
MTT010	MTT Cell Proliferation Assay Kit	1000 T
CCK801	Cell Counting Kit-8(CCK-8)	100 T
CCK802	Cell Counting Kit-8(CCK-8)	200 T
CCK805	Cell Counting Kit-8(CCK-8)	500 T

Product For Research Use Only rev: 01/16

MultiSciences Biotech Co., Ltd

Technical Service: tech@liankebio.com

To place an order: service@liankebio.com